

软管型号与流量参数

软管材质	软管材质	适用软管	1rpm流量	10rpm流量	100rpm流量	200rpm流量
B200K5KJ15	硅胶管	13#	0.04	0.4	4	8
		14#	0.15	1.5	15	30
		19#	0.32	3.2	32	64
		16#	0.53	5.3	53	106
		25#	0.95	9.5	95	190

★以上流量数据,均为实验室常温常压条件下用雷弗软管打纯净水测试所得,此数据仅供参考;实际使用时由于受压力、温度、介质特性、软管材质等具体因素的影响,具体情况需要咨询雷弗工程师。


产品结构及使用方法

产品结构

部件名称及作用:

- 泵头: 安装管路传输液体;
- 安装板: 连接电机与泵头支架, 还可将产品安装到其他设备上;
- 电机: 提供动力;
- 驱控单元: 外控模拟量控制电机转速、启停。

图1 结构图

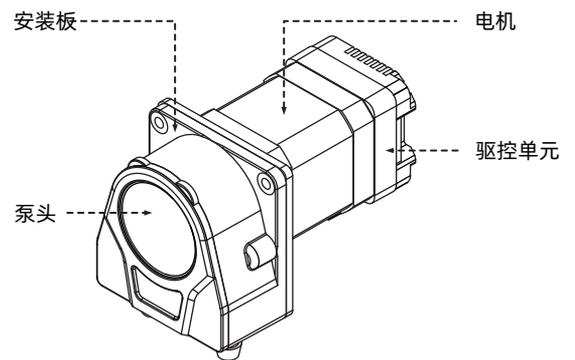

使用方法

拆解KJ15泵头

- 步骤一: 如图向泵头前方扳动凸起1和凸起2打开护盖, 即可将护盖取下。
- 步骤二: 护盖取下后, 先将管接头1和管接头2取下后即可将管路整体取下。

安装KJ15泵头

安装方法与上述拆解步骤相反

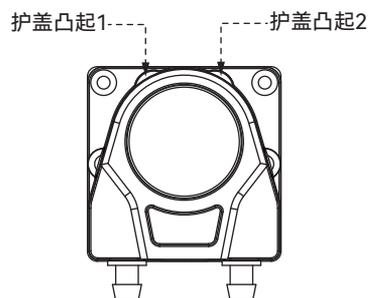


图2 外壳拆解图


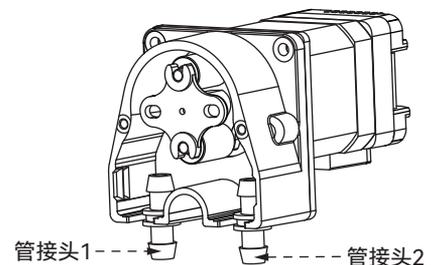


图3 管路拆解图

外观尺寸图及开孔尺寸图

单位: mm

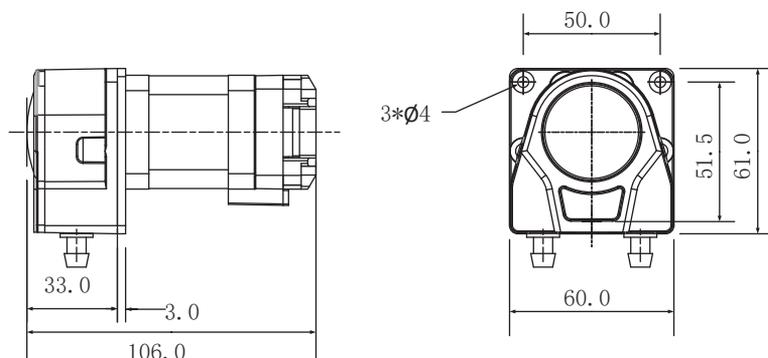

订货信息

货品编号	型号	备注
5010200401018	B200K5KJ15	RS485通讯



微信公众号