


BT300S调速型智能蠕动泵

BT300S调速型智能蠕动泵

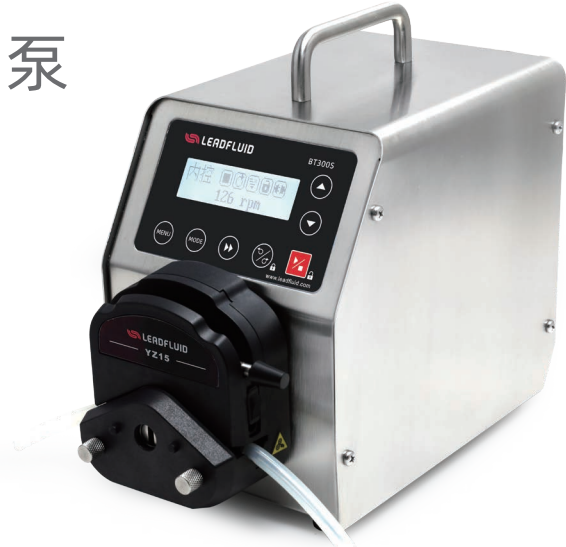

BT300S调速型智能蠕动泵采用进口内核处理器，高品质步进电机驱动，转速控制精度高达 $\pm 0.2\%$ ；通过雷弗APP软件，可对泵进行远程控制，并对运行状态实时监测；RS485通讯，兼容Modbus协议，可通过多种信号模式与计算机、单片机、PLC、变频器、人机界面等上位机连接，实现系统化集中控制。

应用领域：现代实验室、工业生产、农业、医疗设备等领域。

典型应用：合成反应加液、排液、TFF超滤、抽脂、包衣制粒（种子，化工制药）、发酵设备配套、层析柱、实验室反应釜、液体打循环、配套灌装机、涂覆（玻纤静电剂，漆包线润滑剂，和掌机粘合剂）

功能特点

- LF-LCD-OS软件系统，高清点阵液晶屏显示，中英文界面可切换，参数设置简单，状态显示直观；
- 高品质大扭矩步进电机驱动，转速精准，运行平稳，可实现高精度的流量传输；
- 工业级面膜按键操作，简单方便，耐用性强；
- LF-EasyChange通用设计，大扭矩输出，扩展性强，可匹配多款高性能泵头；
- 具有启停、正反转、全速、调速、状态记忆等基本功能；
- 可设定运行时间、间隔时间、循环次数等参数，满足定时定量、液体分装、流量测试等需求；
- 具有转速缓停、回吸功能，可有效防止停机时液体滴落；
- 具有按键锁定功能，防止误操作；
- 可通过雷弗APP软件，远程实现启停、调速、定时运行等操作，并具有停机报警、更换泵管提醒等监测功能(选配)；
- 不锈钢304材质外壳，有效防止各种有机溶剂的侵蚀，易清洁；
- 内部结构采用双层式隔离设计，电路系统做特殊防护处理，有效提高防尘防潮防腐和抗氧化性能；
- 超强的抗干扰特性，宽电压设计，适用于复杂的供电环境；
- RS485通讯，兼容Modbus协议，方便与各种控制设备连接；
- 可接受多种外部工控信号控制启停、正反转及转速调节，光耦隔离；
- 支持启停、正反转工作状态电平信号输出；
- 可外接热敏打印机（选配），实时打印运行参数；
- 可配套脚踏开关、脉冲阻尼器、漏液检测器等配件。

BT300S适用泵头图片



YT25

YT21T

YZDT15-24

YZDT15-44

技术参数

技术参数 BT300S


流量范围	0.005~1750mL/min
转速范围	0.1~350 rpm
转速分辨率	0.1rpm（转速≤100rpm）、1rpm（转速>100rpm）
转速精度误差	< ±0.2%
定时范围	0.1 ~ 999秒/分/时/天
外控信号输入	控制启停，方向，自适应5-24V；模拟量0-5V/0-10V/4-20mA可设置；
外控信号输出	启停，方向状态输出；
外控数字通讯	RS485通讯，兼容Modbus协议，DB15外控接口,选配WiFi控制
电源电压	AC100 ~ 240V，50Hz/60Hz
功率	<50W
工作环境	环境温度0 ~ 40℃，相对湿度 < 80%
防护等级	IP31
外形尺寸（长×宽×高）	261x150x237mm
驱动器重量	4.3kg

BT300S调速型智能蠕动泵适用泵头及软管、流量参数

驱动器型号	适用泵头	通道数	适用软管	单通道流量（mL/min）
BT300S	YZ15/YZ15T	1,2	13#14#19#16#25#17#18#	0.005 ~ 1495
	DT15-24	2	19#16#25#17#	0.067 ~ 1307
	DT15-44	4	19#16#25#	0.067 ~ 770
	YT25	1,2	114#116#15#24#35#36#	0.024 ~ 1750

以上适用泵头、适配通道数和单通道流量等数据，均为实验室常温常压条件下用雷弗硅胶管打纯净水测试所得，此数据仅供参考；实际使用时由于受压力、温度、介质特性、软管材质等具体因素的影响，具体情况需要咨询雷弗工程师。

尺寸图（mm）

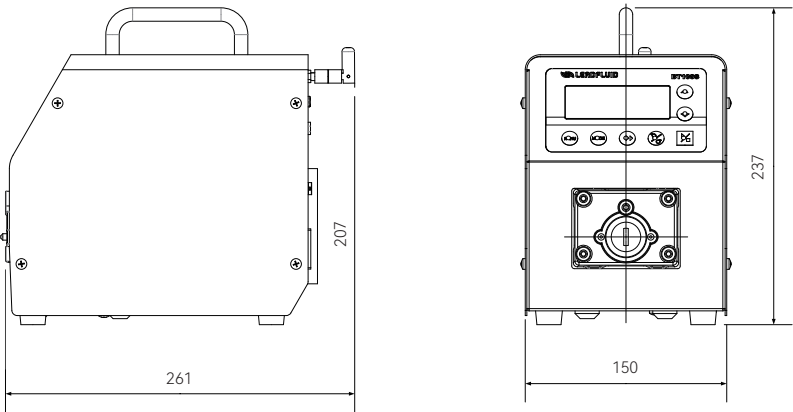

声明：我们相信本资料所包含的信息是准确无误的，雷弗对其中的任何错误不承担责任，雷弗保留在不经事先通知的情况下随时修改和增删本资料的权利。



雷弗流体（保定）智能设备制造有限公司

地址：河北省保定市徐水区徐水经济开发区阳光大街装备制造东园1号-11

电话：400-618-0877

邮箱：master@leadfluid.com

网址：www.leadfluid.com.cn