

TFD02-01 实验室注射泵

让小微流体传输更精准 更简单



——精于心·简于形·简约而不简单

TFD02-01型实验室注射泵

TFD02-01注射泵是单通道分体式微量注射泵，集颜值、智能、精准、可靠于一身，是实验室进行微流量/微液量高精度、无脉动传输的理想选择。

应用领域： 实验室、工业、检测仪器、等领域

典型应用： 微球制备仪、静电纺丝、动物实验、涂胶机、质谱仪等设备

下载App

在应用商店搜索“雷弗云泵”或使用手机浏览器扫描下面的二维码以下载安装。



目前已上架应用商店包括（如有变化恕不另行通知）：

- 1) 安卓国内：应用宝、华为、VIVO、OPPO、小米；
- 2) 安卓国外：Google；
- 3) iOS：苹果App Store。

② 新用户注册及登录

下载并安装完成后进入App，按照提示完成注册并登录。



APP登录界面

功能特点

- **全新工业外观设计**
整机采用金属外壳
控制器和执行单元分体设计，易拆装，便于与其他仪器设备（如脑立体定位仪）联合使用
- **全新用户操作界面**
5英寸高分辨率彩色液晶触摸屏，操作更直观，信息更清晰
搭载LF-Touch-OS软件系统，运行稳定可靠
全新升级界面，更简洁、清新，色彩更舒适，优化布局，强调用户视角的功能呈现
- **友好的操作体验**
轻松切换速度和时间单位，满足不同实验场景需求
支持横、竖屏切换，优化有限工作空间内的显示
流量校正更为精准简便，提升操作效率和准确性
- **安全性提升**
新增密码功能，有效防止未经授权人员轻易修改参数，强化实验数据的安全性
- **精密铸造，高精度控制**
优异的控制系统和精密的机械结构，行程控制精度误差小于 $\pm 0.35\%$
强大抗电磁干扰性能，可在高压静电电场下连续稳定运行
- **适配多种注射器**
内置多种注射器厂商和规格，同时支持自定义注射器，更加灵活多样
- **自动化控制系统**
与计算机、PLC、单片机等多种上位机组成自动化控制系统
可选配wifi控制功能，通过雷弗APP实现对泵的远程操控



TFD02-01分体注射泵执行单元
适用一支10 μ L-60mL的注射器
线速度1 μ m/min -150mm/min

技术参数

技术参数	TFD02-01
工作模式	支持仅注入，仅抽取，注入/抽取，抽取/注入多种工作模式
通道数	1
流量范围	0.184nL/min(10 μ L) - 99.06mL/min(60mL)
最大行程	110mm
行程分辨率	0.156 μ m/ μ step
线速度范围	1 μ m/min -150mm/min
行程控制精度	误差 $\pm 0.35\%$ （行程 $>30\%$ 满行程时）
线性推力	>10 kgf，推力可调整
注射器规格	10 μ L-60mL
显示方式	5英寸高分辨率彩色液晶触摸屏
操作方式	面膜按键+触摸屏操作
状态信号输出	1路指示启停状态，1路指示方向状态
控制信号输入	1路控制启停状态，1路控制方向状态
消耗功率	<30 W
驱动器尺寸	290 $\times$ 205.2 $\times$ 101.5mm
执行单元尺寸	266 $\times$ 86 $\times$ 76mm
重量（控制器+执行单元）	1.495kg+1.8kg
适用电源	AC 100-240V 50Hz/60Hz
防护等级	IP31
污染程度	2
工作环境	环境温度5-40 $^{\circ}$ C 相对湿度 $<80\%$


注射器规格与流量参考表

注射器规格	注射器内径	最小流量	最大流量
10μL	0.485mm	184pL/min	27.711μL/min
25μL	0.729mm	417pL/min	62.608μL/min
50μL	1.03mm	833pL/min	124.984μL/min
100μL	1.457mm	1.667nL/min	250.092μL/min
250μL	2.304mm	4.169nL/min	625.383μL/min
500μL	3.256mm	8.326nL/min	1.248mL/min
1000μL	4.608mm	16.676nL/min	2.501mL/min
1mL	4.699mm	17.342nL/min	2.601mL/min
3mL	8.585mm	57.885nL/min	8.682mL/min
5mL	11.989mm	112.89nL/min	16.933mL/min
10mL	14.427mm	163.471nL/min	24.520mL/min
20mL	19.05mm	285.023nL/min	42.753mL/min
30mL	21.59mm	366.09nL/min	54.914mL/min
50mL	28.99mm	660.428nL/min	99.06mL/min
60mL	28.99mm	660.428nL/min	99.06mL/min


以上流量数据是在常温常压下打纯净水测试所得，实际使用受压力、介质特性等具体因素影响，仅供参考。

尺寸图（单位：mm）


执行单元

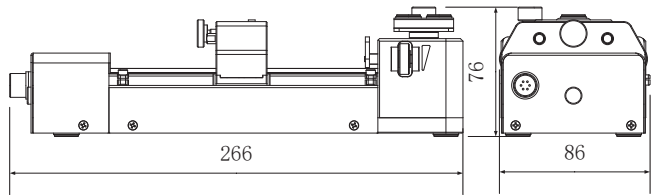

控制器

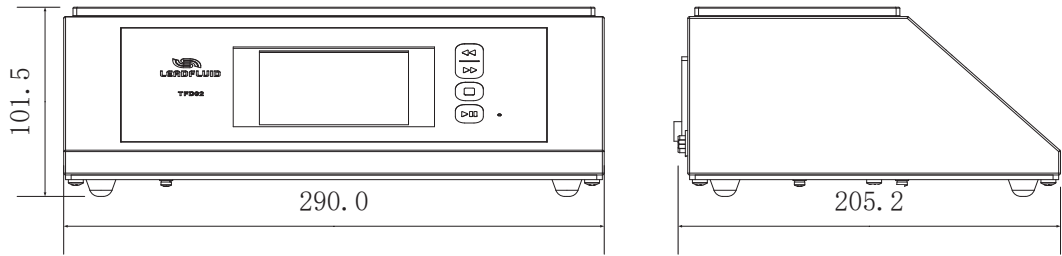

底面安装孔

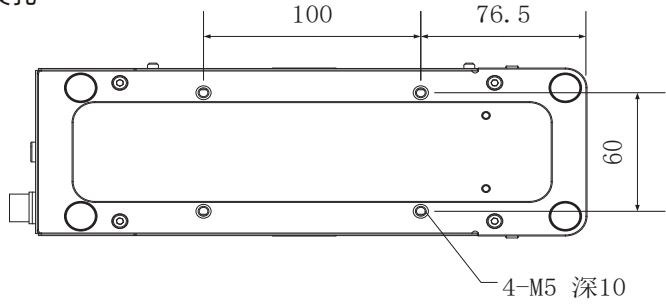

声明：我们相信本资料所包含的信息是准确无误的，雷弗对其中的任何错误不承担责任，雷弗保留在不经事先通知的情况下随时修改和增删本资料的权利。



雷弗流体（保定）智能设备制造有限公司

地址：河北省保定市徐水区徐水经济开发区阳光大街装备制造东园1号-11

电话：400-618-0877

邮箱：master@leadfluid.com

网址：www.leadfluid.com.cn

产品版本号：V3.0